


# Installation Windows

Nachdem Sie die ISO-Datei eingebunden haben, starten Sie das Installations-Setup mit dem Namen "Install.exe". Es startet der NI-Paketmanager.

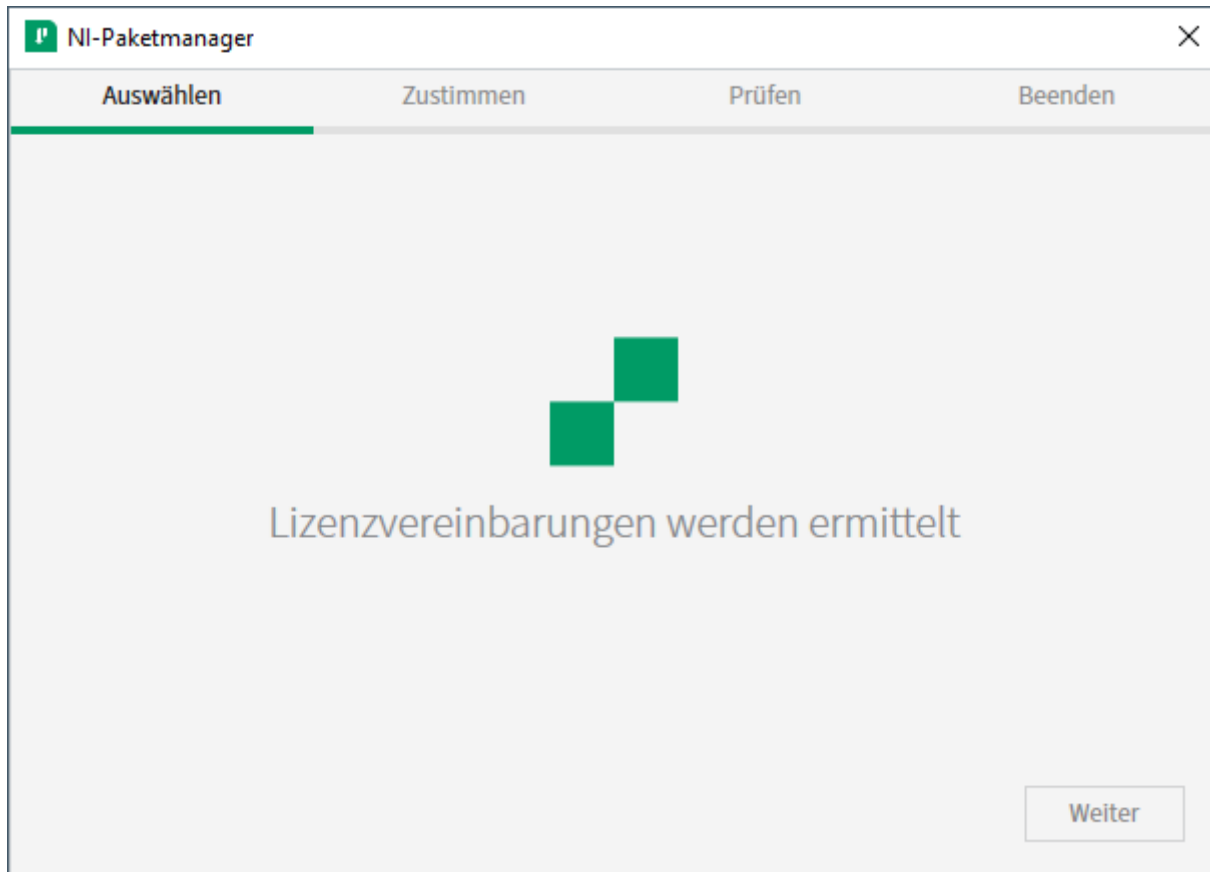

---

Akzeptieren Sie beide Lizenzvereinbarungen.

NI-Paketmanager

Auswählen

Zustimmen

Prüfen

Beenden

Zum Fortfahren müssen Sie die Lizenzverträge unten akzeptieren.

NI

.NET 4.8

**NATIONAL INSTRUMENTS SOFTWARELIZENZVERTRAG**

LESEN SIE DIESEN SOFTWARELIZENZVERTRAG („VERTRAG“) AUFMERKSAM. DURCH DAS HERUNTERLADEN DER SOFTWARE UND/ODER ANKLICKEN DER VORGESEHENEN SCHALTFLÄCHE ZUM ABSCHLUSS DES INSTALLATIONSPROZESSES ODER DURCH DIE ANDERWEITIGE AUSFÜHRUNG DES JEWEILIGEN ANGEBOTS (WIE NACHSTEHEND DEFINIERT), ERKLÄREN SIE SICH MIT DEN BESTIMMUNGEN DIESES VERTRAGES EINVERSTANDEN UND AN DIESE GEBUNDEN. WENN SIE NICHT VERTRAGSPARTEI DIESES VERTRAGES WERDEN UND NICHT AN ALLE VERTRAGSBEDINGUNGEN GEBUNDEN SEIN MÖCHTEN, INSTALLIEREN UND BENUTZEN SIE DIE SOFTWARE NICHT, SONDERN SENDEN SIE DIE SOFTWARE INNERHALB VON DREISSIG (30) TAGEN NACH ERHALT (EINSCHLIESSLICH ALLER SCHRIFTLICHEN BEGLEITMATERIALIEN UND VERPACKUNG) ZURÜCK. ALLE RÜCKSENDUNGEN UNTERLIEGEN DER ZU DEM JEWEILIGEN ZEITPUNKT GÜLTIGEN RÜCKSENDEBEFUGUNG VON NI. WENN SIE DIESEN VERTRAG IM NAMEN  
Diese Lizenzvereinbarung gilt für die folgenden Pakete: NI-Paketmanager

☐ Ich akzeptiere nicht alle Lizenzvereinbarungen.

☒ Ich akzeptiere die 2 Lizenzvereinbarungen.

Weiter

Im nächsten Schritt bestätigen Sie die Installation des NI-Paketmanagers mit **[Weiter]**.

NI-Paketmanager

Auswählen

Zustimmen

Prüfen

Beenden

Überprüfen Sie die Zusammenfassung, bevor Sie fortfahren.

▼ Installieren


NI-Paketmanager

2024 Q1


Zurück

Weiter


Der NI-Paketmanager wird nun installiert.

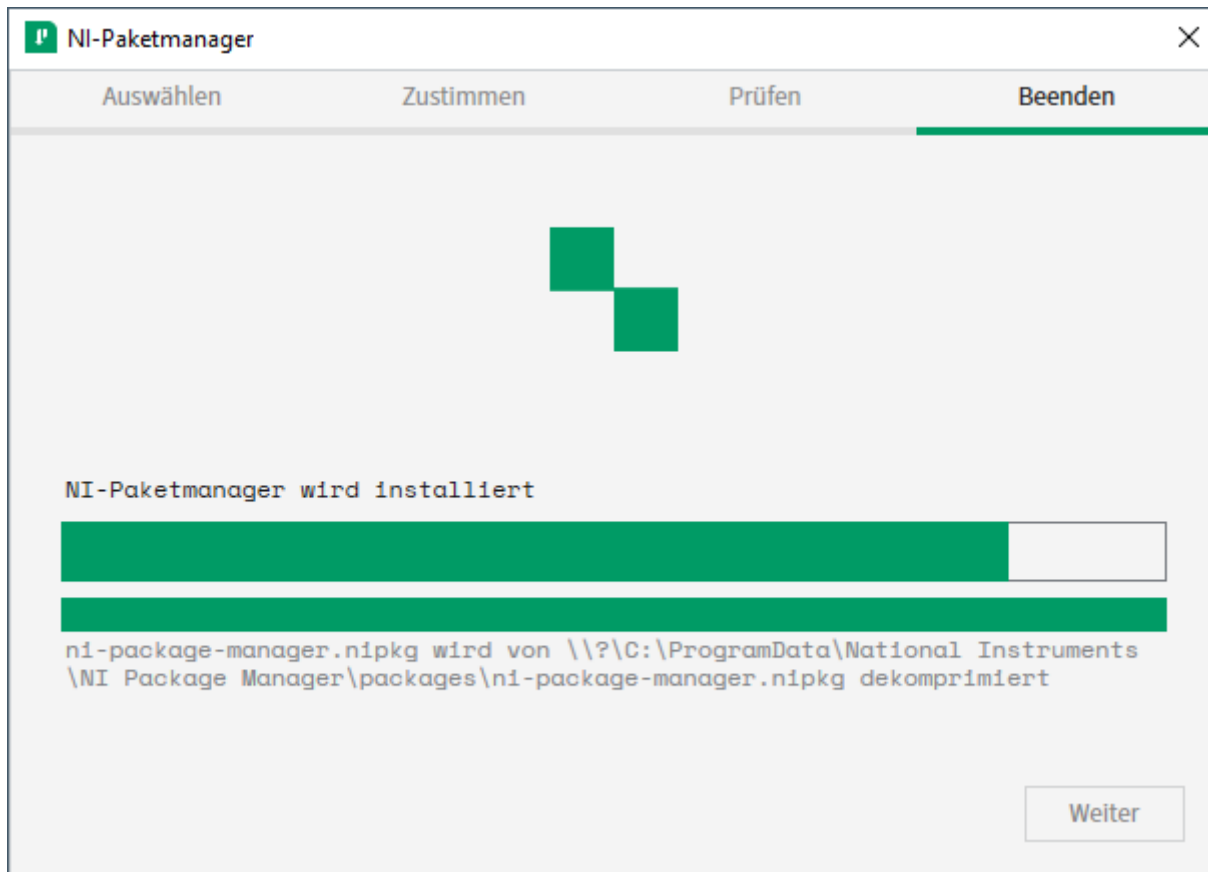

Nach erfolgreicher Installation des NI-Paketmanagers öffnet sich dieser und das Installations-Setup des NI Software Plattform Bundles beginnt. Wählen Sie im ersten Schritt die gewünschten Softwarepakete aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **[Weiter]**.

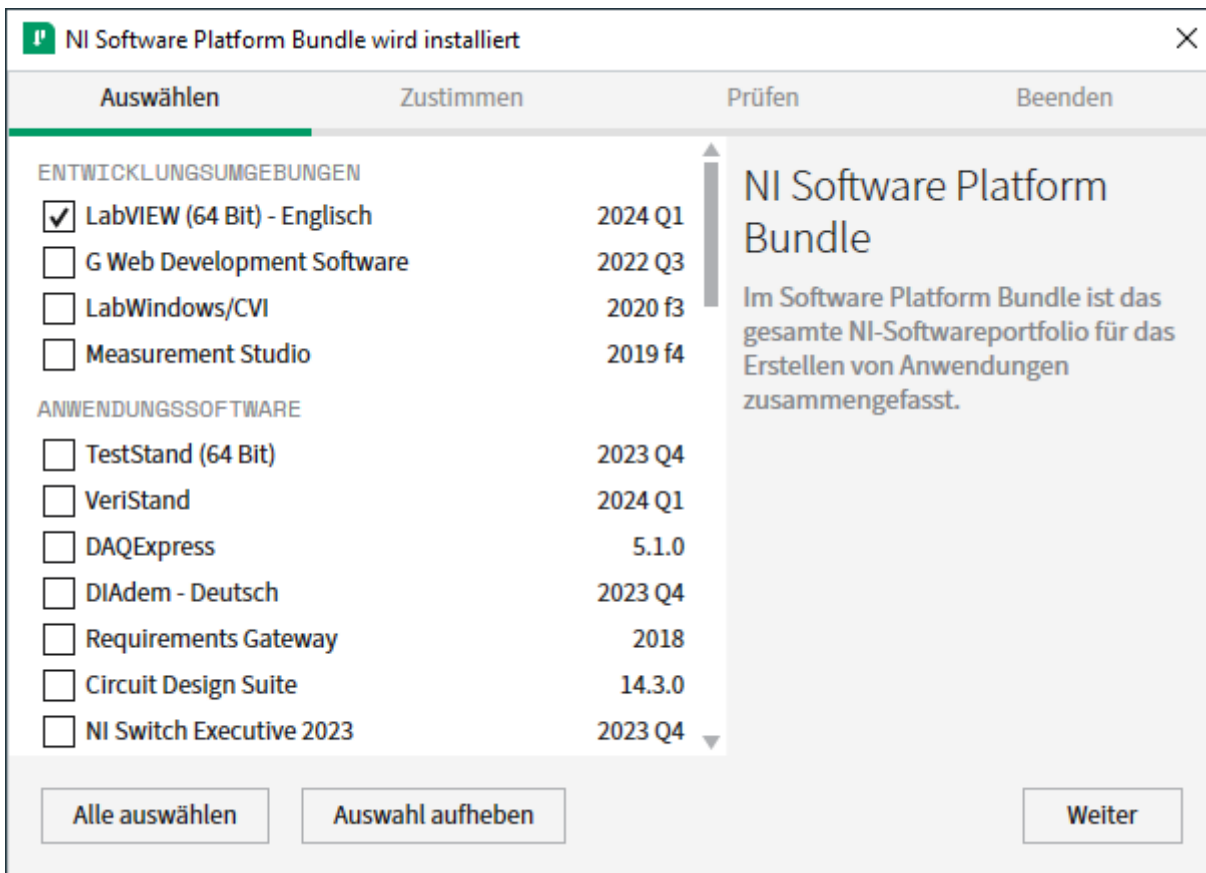

Im nächsten Schritt werden weitere Objekte zur Installation vorgeschlagen, die zu Ihrer vorherigen Auswahl passen. Wählen Sie erneut aus, welche Objekte Sie installieren möchten und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **[Weiter]**.

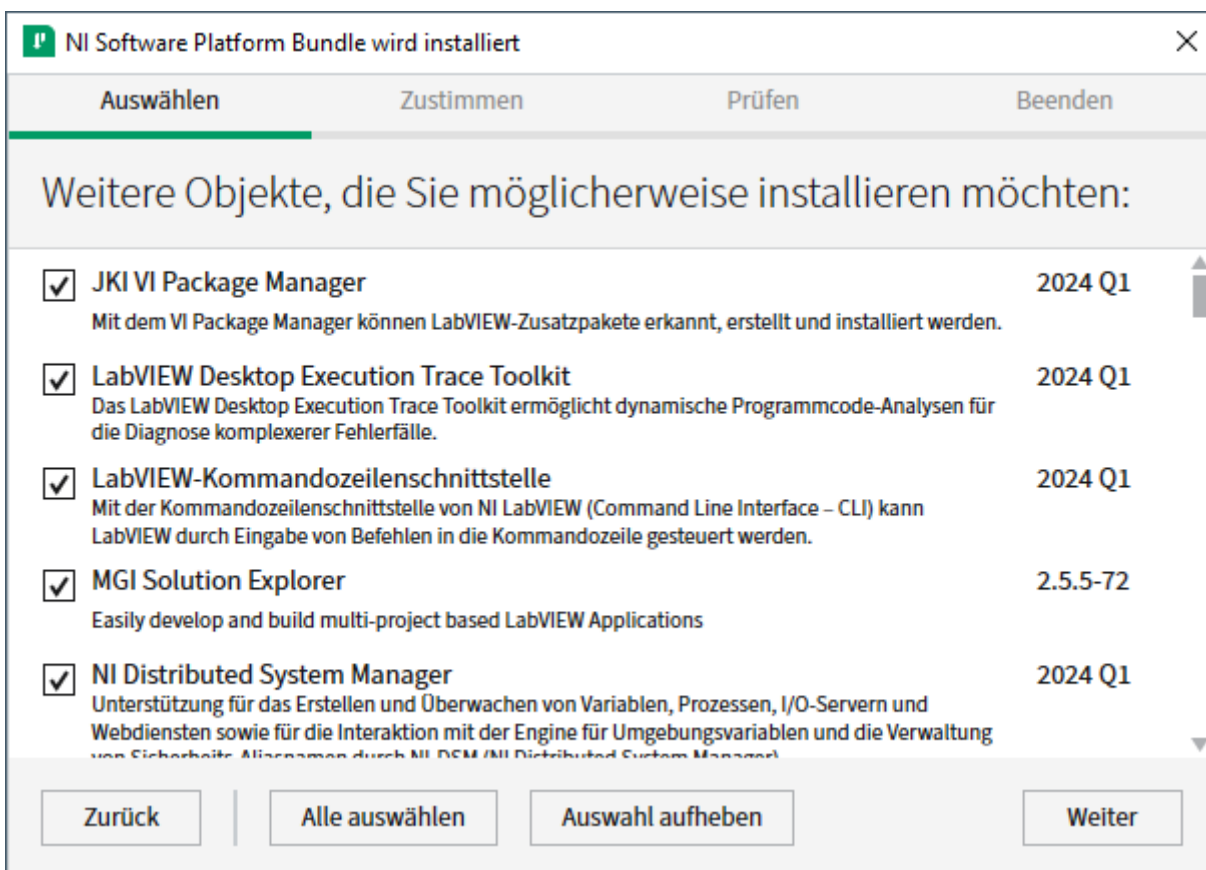

Bestätigen Sie die zugehörigen Lizenzvereinbarungen.

NI Software Platform Bundle wird installiert

Auswählen

Zustimmen

Prüfen

Beenden

Zum Fortfahren müssen Sie die Lizenzverträge unten akzeptieren.

NIJKI VI Package Manager.NET 6.0IVI

**NATIONAL INSTRUMENTS SOFTWARELIZENZVERTRAG**

LESEN SIE DIESEN SOFTWARELIZENZVERTRAG („VERTRAG“) AUFMERKSAM. DURCH DAS HERUNTERLADEN DER SOFTWARE UND/ODER ANKLICKEN DER VORGEGEHEHENEN SCHALTFLÄCHE ZUM ABSCHLUSS DES INSTALLATIONSPROZESSES ODER DURCH DIE ANDERWEITIGE AUSFÜHRUNG DES JEWEILIGEN ANGEBOTS (WIE NACHSTEHEND DEFINIERT), ERKLÄREN SIE SICH MIT DEN BESTIMMUNGEN DIESES VERTRAGES EINVERSTANDEN UND AN DIESE GEBUNDEN. WENN SIE NICHT VERTRAGSPARTEI DIESES VERTRAGES WERDEN UND NICHT AN ALLE VERTRAGSBEDINGUNGEN GEBUNDEN SEIN MÖCHTEN, INSTALLIEREN UND BENUTZEN SIE DIE SOFTWARE NICHT, SONDERN SENDEN SIE DIE SOFTWARE INNERHALB VON DREISSIG (30) TAGEN NACH ERHALT (EINGETRAGEN) ALLES SONSTIGEN, BEZUGNEHMEN UND

Diese Lizenzvereinbarung gilt für die folgenden Pakete: LabVIEW Project Dependency Support Software, ASAM e.V. DataPlugin für AOP5, TDM-Excel-Zusatzpaket, NI-Update-Dienst, LabVIEW-Runtime (32 Bit), LabVIEW-Runtime (64 Bit), NI Distributed System Manager, LabVIEW-Kommandozeilenschnittstelle, JKI VI Package Manager, LabWindows/


☐ Ich akzeptiere nicht alle Lizenzvereinbarungen.

☒ Ich akzeptiere die 4 Lizenzvereinbarungen.


Zurück

Weiter


Vor der Installation der ausgewählten Softwarepakete erhalten Sie eine Zusammenfassung. Wenn Sie auf **[Weiter]** klicken, beginnt die Installation.

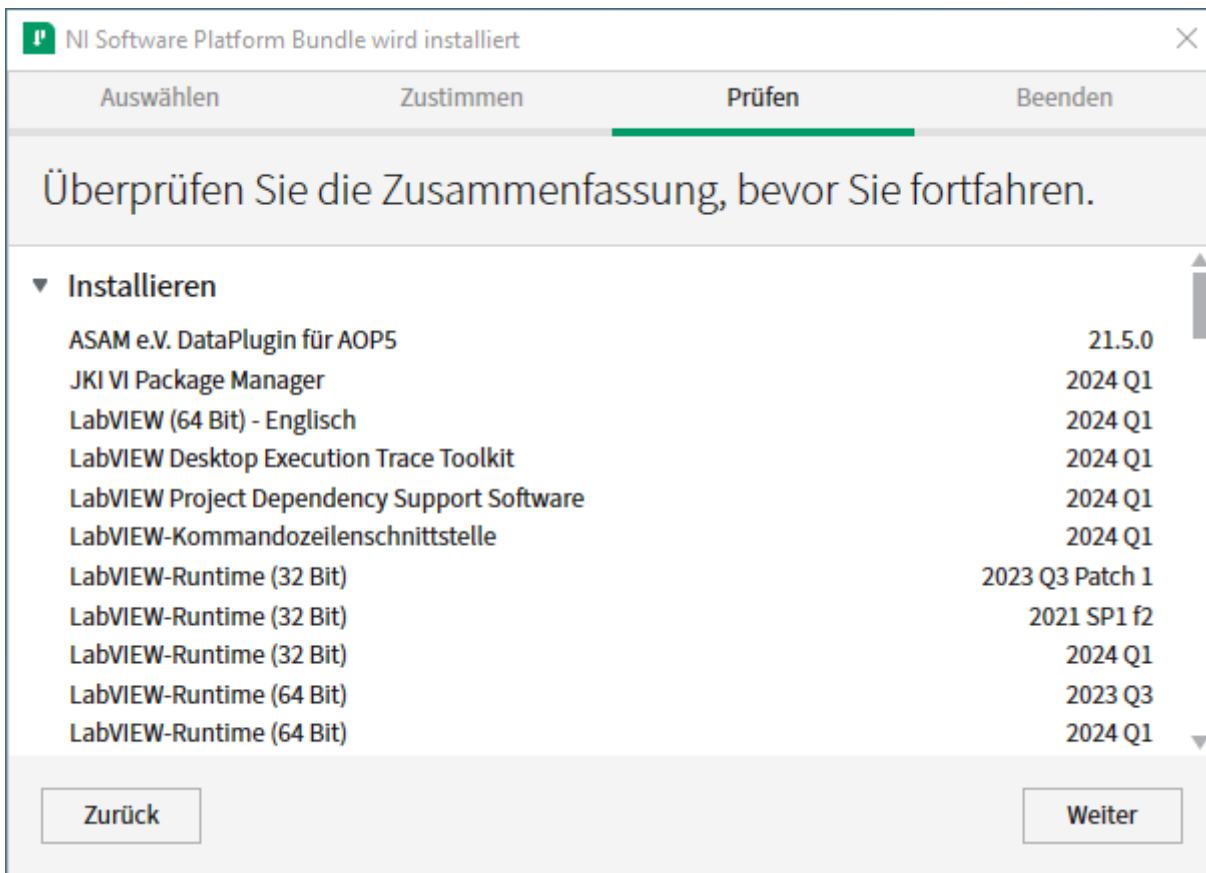


Nach erfolgreicher Installation öffnet sich der NI-Update-Dienst. Sie können wählen, ob automatisch regelmäßig nach Updates gesucht werden soll.

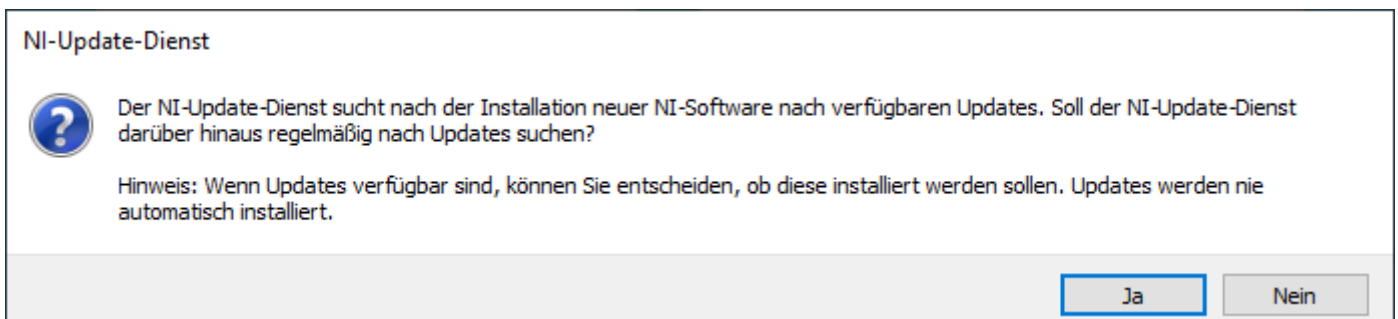

Im nächsten Schritt müssen Sie die installierten Softwarepakete aktivieren. Klicken Sie auf **[Zum Aktivieren anmelden]**.

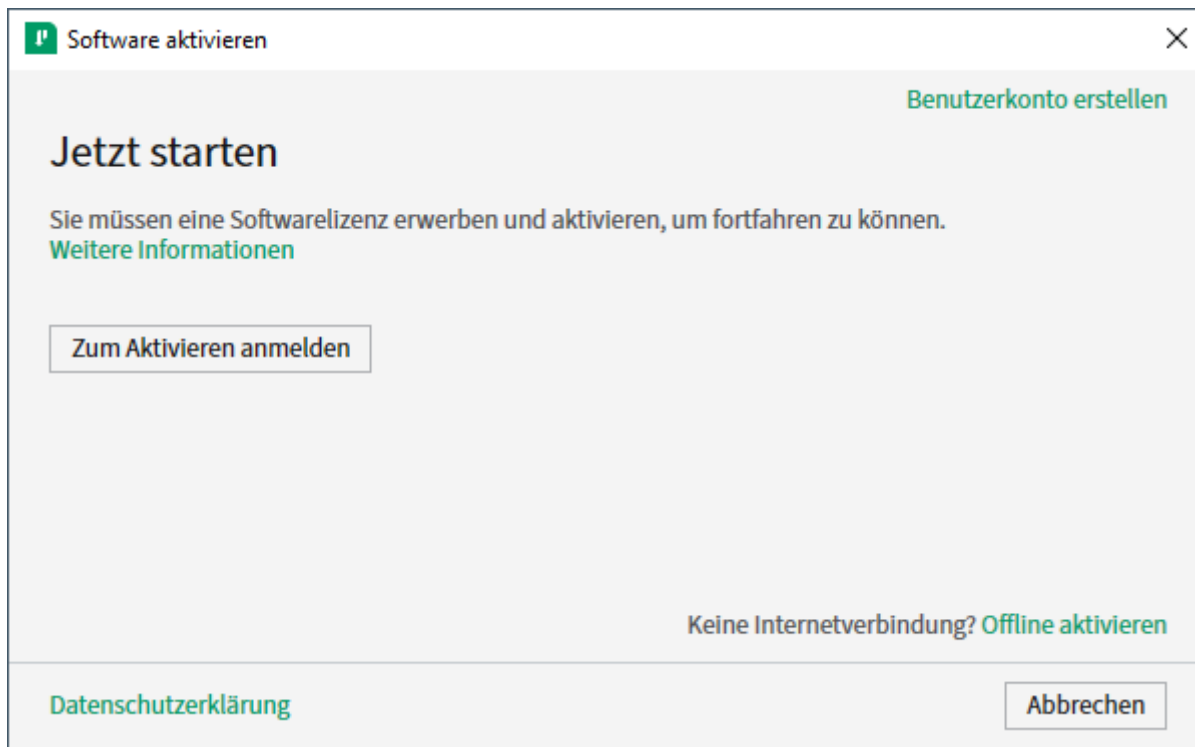


Melden Sie sich mit Ihrem NI-Account an oder erstellen Sie einen neuen Account.

 NI User Account

— □ ×

# NI User Account

Log in to continue



Email

Password

Forgot password?


LOG IN

---

Create account >

Wählen Sie im nächsten Fenster den Punkt **[Enter a serial number]** und aktivieren Sie die zuvor installierten Softwarepakete mit der zugehörigen LabVIEW-Seriennummer. Falls Sie berechtigt sind, können Sie die aktuelle Seriennummer unter [lizenzen@tu-braunschweig.de](mailto:lizenzen@tu-braunschweig.de) anfragen.




 LabVIEW

lizenzen@tu-braunschweig.de [Log Out](#)

# Hello

A serial number is a unique identifier belonging to each product that allows online product activation.  
[Learn more](#)




Activate

#####


 LabVIEW 2024 Q1 Development System

[Privacy Statement](#)

Begin 7 Day Trial 

Cancel

Wenn die eingegebene Seriennummer korrekt war, erscheint eine Meldung, welche die erfolgreiche Aktivierung bestätigt.

 LabVIEW

Activation was successful.

Some licenses have built-in grace periods that allow you to use software past the end of the subscription term. See current billing information and software expiration dates by signing in to your account on [ni.com](#). [View My Account](#)

2 ACTIVATED

0 REMAINING

✓

 350 days - LabVIEW 2024 Q1 Development System


✓

 350 days - LabVIEW 2024 Q1 Application Builder

[Register a product](#)

Finish

Der Installations- und Aktivierungsprozess ist abgeschlossen.

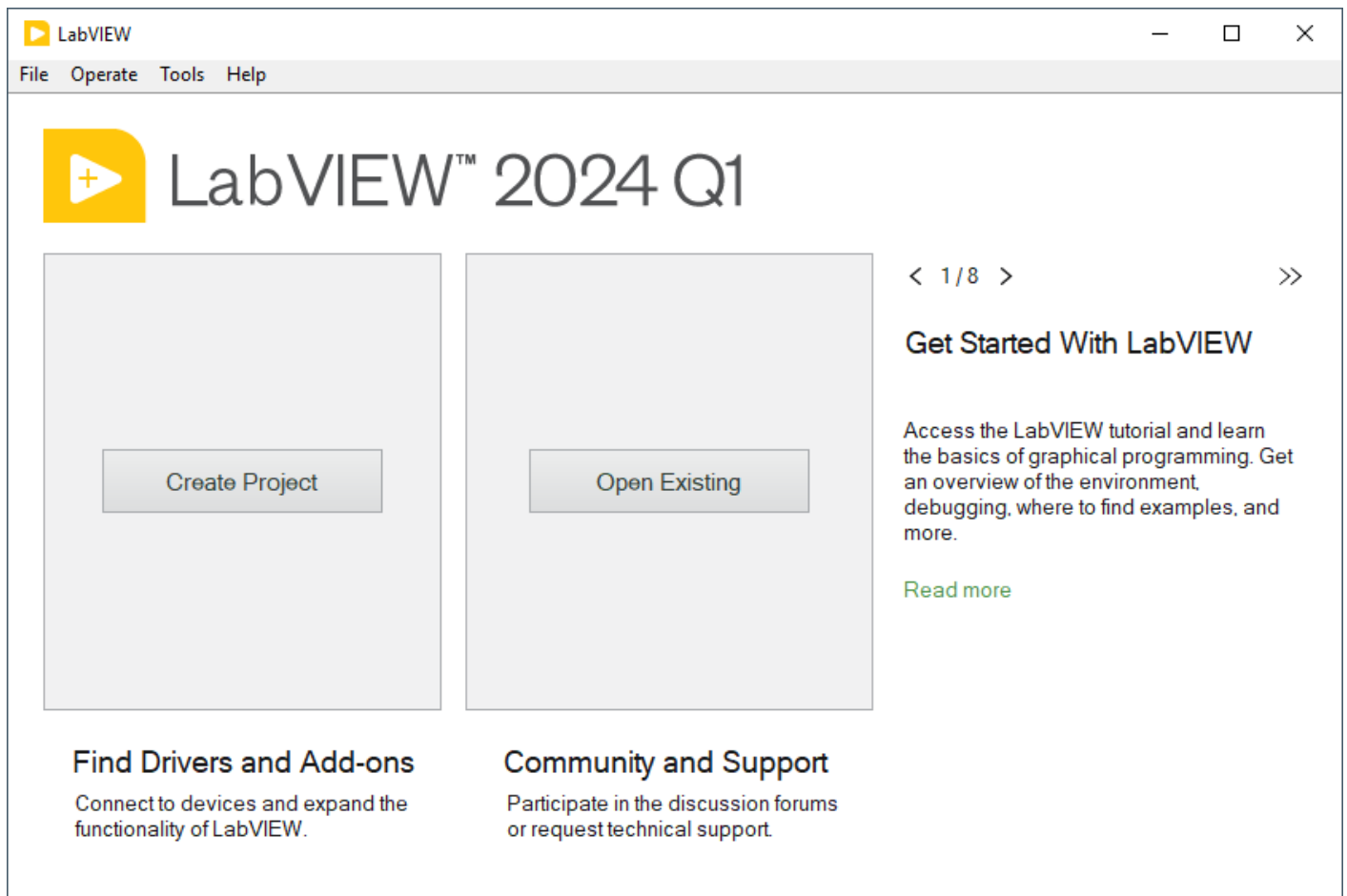

Revision #2

Created 1 March 2024 08:56:23 by Hannes Leusmann

Updated 21 May 2024 14:36:02 by Laura Fischer